

شماره sop: ۱۶		ناظر علمی: دکتر جلال مردانه
بخش مربوطه: آزمایشگاه جامع تحقیقات		کارشناس آزمایشگاه: فاطمه نوقی
عنوان: دستورالعمل استفاده از شیکر لوله		تاریخ تهیه: بهمن ۹۸

هدف: این دستورالعمل، استفاده، نگهداری و کالیبراسیون دستگاه شیکر لوله واقع در آزمایشگاه تحقیقات را شرح میدهد.

کاربرد: برای هم زدن محلول نا همگن به کار می رود. مخلوط کردن مواد داخل لوله ی آزمایش برای زمان کوتاه، جدا کردن رسوب انتهای لوله ی آزمایش بعد از سانتریفیوژ

مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال باید سریعاً "به واحد مربوطه گزارش گردد.

تجهیزات، مواد، لوازم و آماده سازی های مورد نیاز قبل از انجام کار:

پریمارت دار

روش کار:

ابتدا دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید.

سیم برق آن را مستقیم به پریمارت دار وصل کنید.

دکمه ی پاور دستگاه را در حالت یک خط یا دو خط قرار دهید. (بنا به نوع استفاده)

لوله را به آرامی بر روی مکان مشخص شده قرار دهید.

نکات ایمنی و کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:

ترجیحاً از لوله آزمایش های در پیچ دار استفاده کنید.

نگهداری و مراقبت:

بعد از اتمام کار دستگاه را خاموش نمائید و ظروف مورد استفاده را بشویید.