


روش کار با PCR Workstation :

آشنائی با قسمتهای مختلف دستگاه:

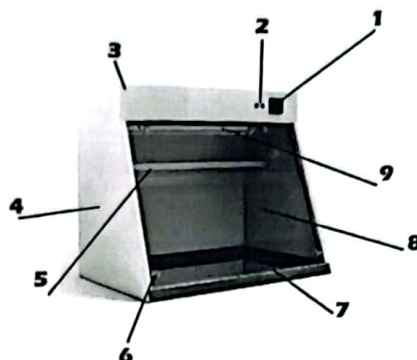

۱- کنترلر و تایمر UV

۳- لامپ فلورسانس

۴- بدنه فلزی

۵- طبقه داخل دستگاه (برای گذاشتن سر سمپلر و رک و...)

۶- قفل درب دستگاه

۷- کف استیل

۸- شیشه دستگاه (پلاکسی گلاس)

۹- لامپ UV

توضیحات مختصر در مورد دستگاه:

دستگاه PCR Workstation کیمیا ژن با توجه به سالها تجربه در زمینه آزمایشهای ملکولی و بررسی دستگاههای موجود و بهینه سازی آنها از لحاظ جنس بدنه ، جنس کف و سایر متعلقات یکی از بهترین و امن ترین دستگاههای موجود در کشور برای انجام آزمایشات مولکولی میباشد.

در این دستگاه به راحتی کاربر و ایمن بودن فضای داخل دستگاه دقت فراوان شده است.

روش کار و تنظیم :

ابتدا توسط کلید پاور دستگاه را روشن کنید

برروی نمایشگر دستگاه زمان کارکرد UV نمایان می شود

زمان را ثبت کرده و کلید set را بفشارید

با این کار شما وارد منوی ثبت تایمر UV اولیه می شوید با کلید UP و DOWN زمان را تنظیم کنید

سپس کلید set را بفشارید

با این کار وارد تایمر UV می شوید و تا زمان تنظیم شده لامپ فعال می باشد

اگر خواستید زود تر از زمان تنظیم شده از مرحله UV خارج شوید کلید SET را بفشارید

با این عمل وارد تایمر مهتابی میشوید تایمر این مرحله قابل تنظیم نیست و تا زمانی که کلید SET را نزدیک

لامپ روشن می ماند

بعد از این زمان و با فشردن کلید SET وارد تایمر UV پایانی می شوید تا این زمان برابر با میزان UV اولیه

می باشد بعد از گذراندن این زمان و یا فشردن کلید SET کلمه SET POWER OF SET نمایان می شود و کلید پاور

را قطع کنید
اگر تمایل به زمان UV ندارید زمان آن را صفر قرار دهید

آلارم ها:
این دستگاه دارای آلارم انقضای لامپ UV می باشد در آن زمان در ابتدای کار دستگاه الارم می دهد و بر روی نمایشگر ثبت می کند

لازم به ذکر است ۱۰۰ ساعت قبل از اتمام زمان UV دستگاه شروع به الارم می کند

* تذکر:

- در زمان روشن بودن دستگاه درب کاملاً بسته و از نگاه مستقیم به دستگاه خودداری گردد.
- پس از اتمام UV چند دقیقه از باز نمودن درب خودداری شود تا ازن تولید شده رقیق گردد.
- اتصال ارت حتما در پریز آزمایشگاه وصل باشد.
- در صورت بروز هرگونه اشکال دستگاه را فوراً از برق خارج و با شرکت تماس بگیرید.